



aSee Pro 使用指南

简体中文版

一.标准配置




aSee Pro 眼动仪



U盘（内置安装文件）



加密狗

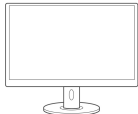

眼动测试专用显示器（可选）




电源线




数据线



笔记本电脑（可选）

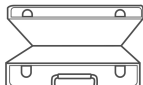

包装箱

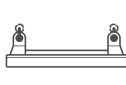

万用支架(可选)

二.推荐配置

CPU

Intel i7，主频2.0GHz或更高，至少4核

内存

4 GB 或更高，双通道

显卡

NVIDIA GTX750 或更高

显示器

分辨率1920×1080

硬盘

10G 可用空间, 固态硬盘

操作系统


Windows 10/8/7专业版

接口


USB3.0

三.aSee Pro 装配示意


（1）标准显示器支架安装方法

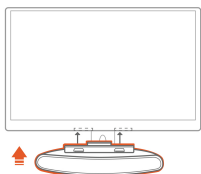

1.将眼动仪挂靠装置朝上，正对显示器下边缘。将挂靠装置凸起部分正对显示器底部凹槽。

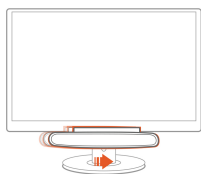

2. 将挂靠装置凸起部分卡入显示器凹槽，向右平移直至不能移动。

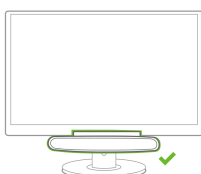


3. 慢慢放手确认眼动仪是否固定，轻摇检查是否稳固。


（2）万用支架安装方法



1.将眼动仪挂靠装置朝上，正对显示器下边缘。将挂靠装置嵌入显示器下沿。

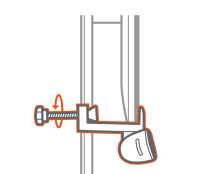

2. 顺时针旋转旋钮，直至挂靠装置夹紧显示器。

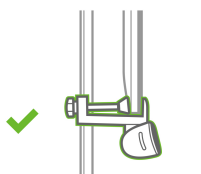

3. 慢慢放手确认眼动仪是否固定，轻摇检查是否稳固。

四.软件安装

1.安装硬件驱动

从U盘中可找到硬件驱动程序，安装前确保眼动仪已连接，并以管理员身份运行安装程序。

2.安装 aSee Studio

从U盘中可找到 aSee Studio Setup 程序，双击并按照提示安装。

3.激活 aSee Studio

安装完成 aSee Studio 后您需要授权来激活它。将加密狗插入电脑，将客服人员根据您的GUID提供的密钥填入并点击“确定”即可激活。



修改系统时间可能导致密钥失效。